

ناظر علمی : دکتر جلال مردانه		شماره SOP :
کارشناس آزمایشگاه: فاطمه نعمتی شهری		بخش مربوطه : آزمایشگاه جامع تحقیقات
تاریخ تهیه : مرداد 1400		عنوان : چشم شوی اضطراری

## دستورالعمل استفاده از چشم شوی اضطراری

1- در صورت پاشیده یا ریخته شدن مواد بیولوژیک یا شیمیایی به چشم، خود را سریعاً به چشم شوی اضطراری برسانید

2- در صورت نیاز به کمک با فریاد دیگران را مطلع کنید .

3- سر خود را خم کرده طوری که چشم ها مقابل چشم شوی قرار بگیرد

4- با دست راست اهرم را به سمت عقب حرکت دهید تا آب با سرعت مناسب برای 10 دقیقه

جاری شود(از استفاده از آب با فشار زیاد پرهیز نمایید زیرا سبب نفوذ ماده پاشیده شده به عمق چشم می شود).

5 - به مسئول حفاظت زیستی اطلاع دهید تا در صورت نیاز به مرکز درمانی اعزام شوید..

6- حین انتقال به مرکز درمانی شستشو با سرم فیزیولوژی ادامه پیدا کند.